




# 組織細胞切片染劑 Histological Staining Kit

Ready-to-use 染劑 / 性價比極高染劑套組

| 染劑  | 指標  | 貨號                   |
|---|---|----------------------|
|  Oil red O | Lipid droplet                               | <a href="#">0843</a> |
| Alizarin Red S  | Mature osteocytes- Calcium deposition       | <a href="#">0223</a> |
| Safranin O  | Cell chondrogenesis- Glycosaminoglycan      | <a href="#">8348</a> |
| Alcian Blue   | Cell chondrogenesis - Sulfated proteoglycan | <a href="#">8378</a> |



## 昶安科學小知識

### 油紅 O 染色法 (Oil Red O staining)

- 目的 : 脂肪染色
- 應用 : 動脈粥狀硬化、脂肪肝、細胞脂質攝入等實驗
- 檢體處理 : 福馬林固定細胞、OCT 包埋組織、冷凍切片
- 小撇步 : 應避免使用油溶性的封片膠，避免油溶油的情況，影響染色結果

